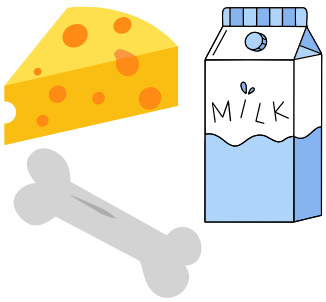
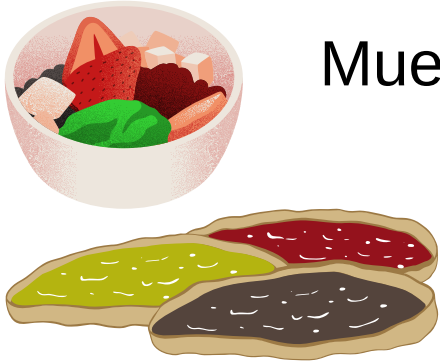
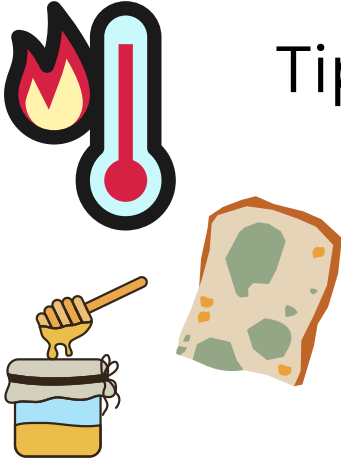


Por favor antes de reservar el equipo tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de uso.

UBICACIÓN	FECHA	REALIZADO POR	USUARIOS
Laboratorio ML305	03/03/23	Yuris Quiñonez	Estudiantes

Recomendaciones y Restricciones para el uso de la lengua electrónica

TIPO DE MUESTRAS	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
Muestras con alto contenido de calcio. 	Realizar un pretratamiento con la resina chelex 100, para poder retirar la mayoría de iones de calcio asegurando que la conductividad no se mayor a 10 µS/cm.	
Muestras alcohólicas. 	No se pueden leer muestras con un grado de alcohol mayor al 20%, para esto hacer diluciones.	
Muestras sólidas 	Para muestras sólidas hacer el pretratamiento indicado en el manual del equipo, esto se debe hacer con anticipación.	
Muestras con alto contenido de grasa. 	Para este tipo muestras hacer el pretratamiento indicado en el manual del equipo.	
Tipo de materiales 	No utilizar muestras que tengan los siguientes materiales: Disolventes orgánicos, Mohoso o podrido, Altamente viscoso, Concentraciones demasiado altas para beber, desnaturalizadas por calor justo después del tratamiento.	
pH 	Asegúrese que las muestras estén en el rango de pH permitido por el equipo: (para el sensor AAE de 4 a 6, para el sensor CAO de 2 a 5).	